

DISPOSABLE GLOVES WEARING TECHNIQUES



HOW TO WEAR DISPOSABLE GLOVES



1
WASH YOUR HANDS
AND WIPE IT DRY



2
GRASP ONLY INSIDE
EDGE OF THE GLOVE



3
WEAR A GLOVE
IN YOUR DOMINANT HAND



4
PULL THE GLOVE
TILL THE END OF YOUR FINGERS




5
PULL THE EDGE OF THE GLOVE
TO COVER YOUR WRIST




6
REPEAT THE STEPS
WITH THE OTHER HAND

HOW TO TAKE OFF AND DISPOSE

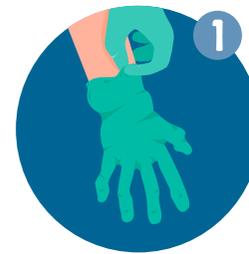

1
PINCH THE OUTER OF THE GLOVE
NEAR THE WRIST

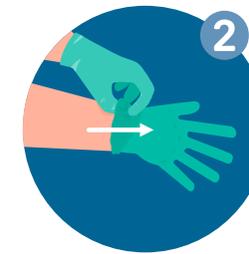

2
PEEL THE GLOVE
BY PLACED THE INNER SIDE OUT



3
HOLD THE REMOVED GLOVE
WITH YOUR GLOVED HAND



4
PLACE YOUR FINGERS
IN THE INNER SIDE OF THE GLOVE



5
PEEL THE GLOVE BY WRAPPING
THE GLOVE YOU ARE HOLDING



6
DISPOSE IT
PROPERLY

CAUTION

ALWAYS REMOVE ACCESSORIES BEFORE WEARING DISPOSABLE GLOVES

CAUTION

ALWAYS WASH YOUR HANDS AFTER REMOVING DISPOSABLE GLOVES

LABORHANDSCHUHE – RICHTIG AN- UND AUSZIEHEN UND ENTSORGEN



WIE MAN HANDSCHUHE ANZIEHT



HÄNDE WASCHEN
UND ABTROCKNEN



NUR DEN INNEREN RAND DES
HANDSCHUHS
ANFASSEN



DEN HANDSCHUH ZUERST
AN DER DOMINANTEN HAND
ANZIEHEN



DEN HANDSCHUH ÜBER
DIE FINGER RICHTUNG HAND-
GELENK ZIEHEN



DEN RAND DES
HANDSCHUHS ÜBER DAS
HANDGELENK ZIEHEN




WIEDERHOLUNG
DER SCHRITTE 2-5 MIT
DER ANDEREN HAND


ACHTUNG

IMMER ALLE ACCESSOIRES, Z.B. SCHMUCK ENTFERNEN.

WIE MAN HANDSCHUHE AUSZIEHT UND ENTSORGT

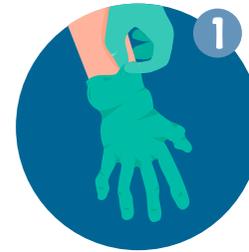

DEN HANDSCHUH AN DER
AUSSENSEITE IN DER NÄHE DES
HANDGELENKS GREIFEN

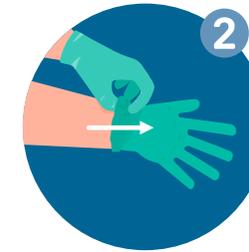

DEN HANDSCHUH BEIM AUS-
ZIEHEN VON INNEN NACH
AUSSEN WENDEN



DEN ENTFERNTEN HANDSCHUH
MIT DER BEHANDSCHUHTEN HAND
FESTHALTEN



DEN ZWEITEN HANDSCHUH AUF
DIE GLEICHE WEISE
AUSZIEHEN



DEN ZWEITEN HANDSCHUH UM
DEN BEREITS GEHALTENEN HAND-
SCHUH WICKELN



DEN HANDSCHUH
ORDNUNGSGEMÄSS
ENTSORGEN

ACHTUNG

NACH DEM TRAGEN DER HANDSCHUHE IMMER DIE HÄNDE WASCHEN.